

## 全没用センサ 640S-2


### 取扱説明書

このたびは、全没用センサ「640S-2」をお買いあげいただきありがとうございました。

◎この商品は、弊社 pH 計 (SK-620PH II、SK-640PH および SK-650PH) に接続して、水素イオン濃度 (pH) および温度 (液温) をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。

◎ご使用前には必ず取扱説明書 (本書) をお読みになり大切に**保管**してください。

#### 各部の名称

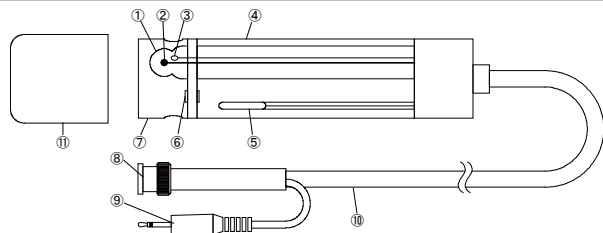

- |          |              |             |
|----------|--------------|-------------|
| ①ガラス電極膜  | ⑤比較内部電極      | ⑨温度センサ接続プラグ |
| ②ガラス内部電極 | ⑥液絡部         | ⑩センサコード     |
| ③温度センサ   | ⑦電極保護カバー     | ⑪電極キャップ     |
| ④電極支持管   | ⑧pH センサ接続プラグ |             |

#### ご使用前に

初めてご使用するときや数日以上保管した後にご使用する場合、pH 測定への応答が遅れることがあります。必ず下記の操作で電極をなじませてからご使用ください。

①本器の電極キャップを取り外します。

注意：電極キャップ内にはガラス電極膜乾燥防止のため塩化カリウム溶液を充てんしています。

取り外しの際、塩化カリウム溶液がこぼれる恐れがあります。

②ガラス電極を pH 標準液または水などに約 2 時間以上浸してからご使用ください。

#### ご使用方法

①本器の電極キャップを取り外します。

※内部液がこぼれるため、立てた状態で電極キャップを取り外してください。

②本器を指示計に接続して電源を入れます。

③測定試料の液中にガラス電極を約 14cm 以上浸漬して測定します。

※測定前にキャリブレーションを行ってください。

1 日 1 回程度のキャリブレーションをお勧めします。

④測定終了後、指示計の電源を切ります。

⑤ガラス電極を蒸留水、純水または水道水でよく洗浄した後、塩化カリウム溶液または蒸留水・水道水を入れた電極キャップを被せて保管してください。

※指示計の取り扱いについては、指示計付属の取扱説明書をご確認ください。

#### お手入れ

ガラス電極膜が汚れているときは、次の手順でお手入れをしてください。

※電極支持管には、電極保護カバーが取り付けられています。

お手入れの際などは電極保護カバーを取り外してください。

●有機物の汚れの場合

薄めた中性洗剤をガーゼまたは脱脂綿等に含ませ、軽く拭いた後、純水でよく洗浄してください。

●無機質の汚れの場合

0.1 規定程度の塩酸または中性洗剤にガラス電極膜を浸した後、純水でよく洗浄してください。

このとき長時間の浸漬は避けてください。

注意：液絡部に中性洗剤を付けないようにご注意ください。

中性洗剤が内部にしみ込み、内部液の特性が変化する場合があります。

**注意：**本器は特性および構造上、修理することができません。ガラス電極が破損したり、性能が劣化した場合は新しいセンサに交換してください。

#### 注意

**本器を正しくご使用いただくために、以下のことを守ってください。**

- ・センサはガラス製です。センサは精密にできていますので落下させたり、衝撃を与えないください。
- ・また、センサを投げ込みまたは引き上げる際、勢いよくおこないますとセンサ (ガラス) やセンサコードにストレスが加わり破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ・電氣的ノイズが発生する環境で使用しますと表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
- ・コードを改造、無理に引っ張る、曲げる、束ねることをしないでください。断線、故障の原因となります。
- ・測定範囲外でのご使用は故障の原因となりますので絶対にしないでください。
- ・人体に直接触れて測定しないでください。
- ・有機溶剤、油、接着剤、界面活性剤などの測定試料によってはガラス電極を傷つけ、寿命を短くすることがあります。
- ・純水の pH を測定した場合、測定値が安定しないことがあります。
- ・pH 標準液が手や皮膚についたときは、速やかに流水で洗い流してください。
- ・万一、目に入った場合は直ちに水洗いして、医師に相談してください。
- ・pH 標準液はお子さまの手の届かないところに保管してください。
- ・万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- ・自動車などに放置すると、真夏の炎天下では極度の高温になり、本器を故障させることがあります。このような場所には放置しないでください。

## 仕 様

製 品 名	全没用センサ	
型 式	640S-2	
製 品 番 号	6425-00	
測 定 範 囲	温度	0.0~50.0℃
	pH	2.00~13.00pH
測 定 精 度	温度	±0.5℃
	pH	0.03pH
セ ン サ	温度	サーミスタ
	pH	ガラス電極
液 絡 部	セラミックタイプ	
内 部 液	3.3mol/L KCl (補充不可)	
使用温度環境	0.0~50.0℃	
材 質	電極支持管：PVC コード：PVC	
寸 法	約φ34×147mm (コード長 約3m)	
質 量	約365g	
付 属 品	電極キャップ	1 個
	電極保護カバー	1 個
	取扱説明書 (本書)	1 部

●指示計精度等は指示計付属の取扱説明書をご参照ください。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。

<http://www.sksato.co.jp>

## 保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
  - イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
  - ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
  - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
  - ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
  - ホ. 消耗品および付属品の交換
  - ヘ. 本証の掲示がない場合および必要事項 (お買いあげ日、販売店名等) の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

## 品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入の上本器の最終ご使用者のお手許に保管してください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

品 名	全没用センサ	型 式	640S-2
※お客様名			
※ご住所			
※TEL			
●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をおねがいたします。			
お買いあげ店名			Ⓜ
ご住所			
TEL			
お買いあげ年月日		年	月 日



SK SATO

株式会社佐藤計量器製作所

101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4

TEL 03-3254-8111 FAX 03-3254-8119